

SOFTWARE SETUP
INSTALLAZIONE SOFTWARE
INSTALACIÓN SOFTWARE
CONFIGURATION DU LOGICIEL
SOFTWARE EINSTELLUNG
INSTALAÇÃO SOFTWARE

Model
B-190TB
B-290TB

Version: 1
Issued: 14, 08, 2015



1. Start the Software

Double click on the icon.

1. Aprire il Software

Cliccare due volte sull'icona.

1. Iniciar Software

Doble click sobre el icono.

1. Lancez le logiciel


Cliquez deux fois sur l'icône.

1. Software Starten

Doppelklick auf die Ikone.

1. Iniciar Software

Doble click sobre o ícone.

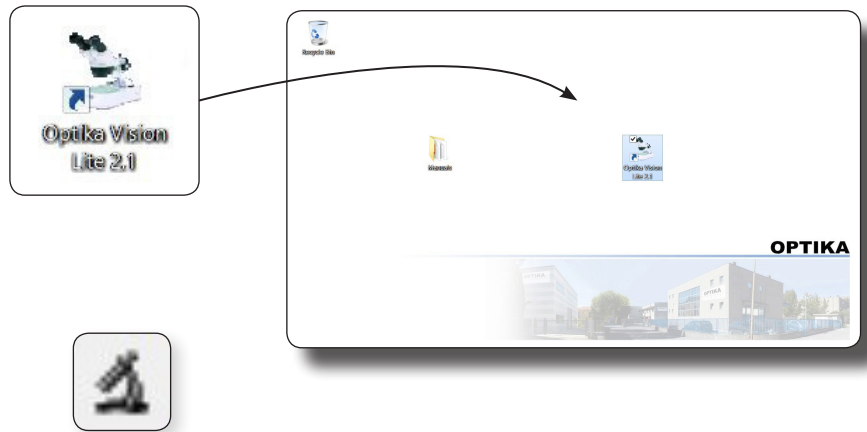

2. How to set the live image

Press the icon.

2. Come impostare le immagini in live

Cliccare sull'icona.

2. Como ver imagen en tiempo real

Click en el icono.

2. Comment régler l'image en direct


Appuyez sur l'icône.

2. Einstellung der live image

Drücken Sie die Ikone.

2. Como ver imagem em tempo real

Click em o ícone.

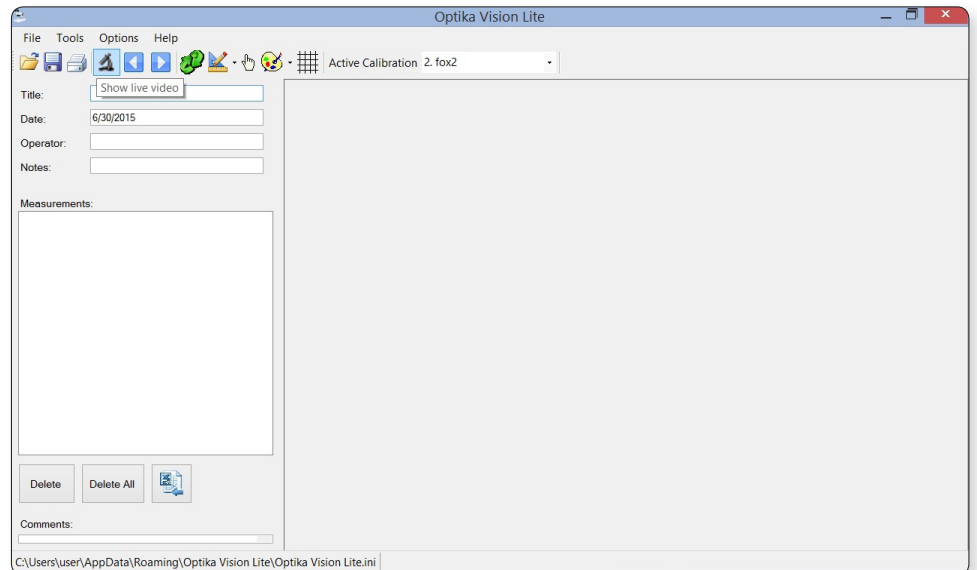

Select the device "Camera-X3"


Selezionare il dispositivo "Camera-X3"

Seleccionar la unidad "Camera-X3"

Sélectionnez l'appareil "Camera-X3"

Wählen Sie "Camera-X3" aus

Selecionar a unidade "Camera-X3"

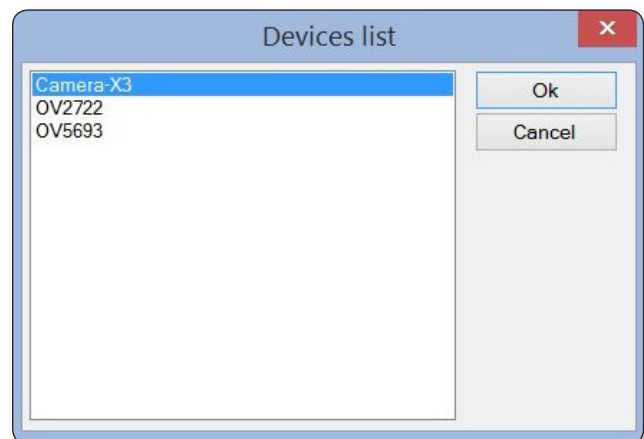

3. How to set the colors parameter

Set the screen brightness at the maximum.

3. Come impostare i parametri di colore

Impostare al massimo la luminosità dello schermo.

3. Como configurar los parámetros de color

Posicionar el brillo de la pantalla al máximo.

3. Comment définir le paramètre de couleurs


Réglez la luminosité de l'écran au maximum.

3. Einstellung der Farbparameter

Stellen Sie den Bildschirm auf die maximale Helligkeitseinstellung ein.

3. Como configurar os parámetros de cor

Posicionar o brilho de la tela al máximo.

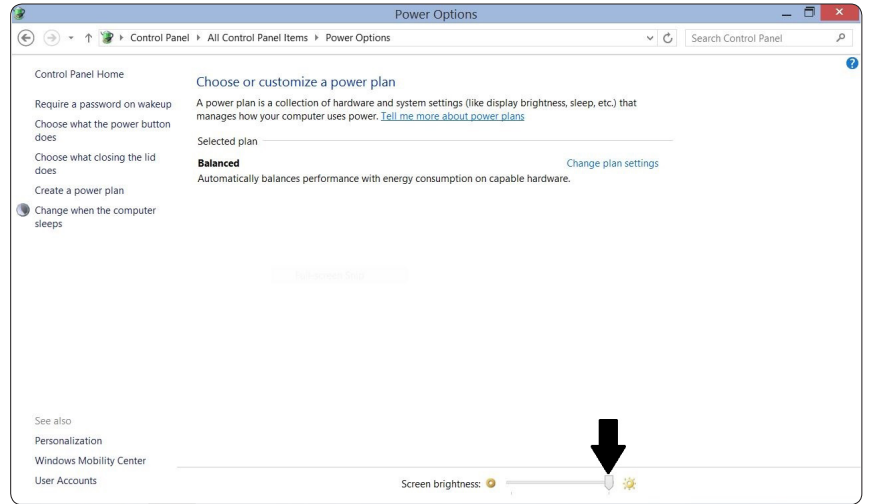

Open the settings of the software (icon)
Set the contrast value from 9 to 12 as needed.

Aprire il menu delle impostazioni del software (icona).
Impotare il valore del contrasto tra 9 e 12 in base alla necessità.


Ouvrez les paramètres du logiciel (icône)
Réglez la valeur du contraste du 9 au 12 comme requis.

Abrir configuración de software (icono)
Posicionar el valor de contraste entre 9 y 12 según sus necesidades.



Öffnen Sie die Software Einstellungen (Ikon)
Stellen Sie den Kontrastwert von 9 bis 12 ein, wie benötigt.

Abrir configuração do software (Ikon)
Posicionar o valor do contraste entre 9 y 12 segun as necessidades.

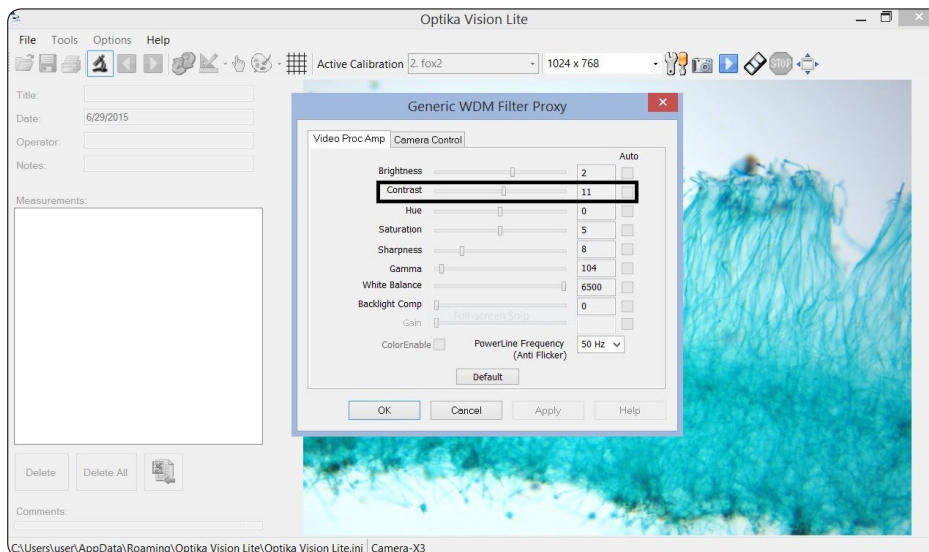

OPTIKA® S.r.l.

Via Rigla, 30 - 24010 Ponteranica (BG) - ITALIA Tel.: +39 035.571.392 - Fax: +39 035.571.435
info@optikamicroscopes.com - www.optikamicroscopes.com

OPTIKA® Spain
spain@optikamicroscopes.com

OPTIKA® USA
usa@optikamicroscopes.com

OPTIKA® China
china@optikamicroscopes.com

OPTIKA® Hungary
hungary@optikamicroscopes.com
